

For research use only

Version Number: 1.1

## Mouse Tail SuperDirect™ PCR Kit

For performing PCR directly from mouse tissue (tail or ear) without prior DNA purification

试剂盒组成		TP-01311	TP-01313
(50 μL 裂解体系 + 20 μL PCR 体系)		200 T	2000 T
Part I	Buffer NP	10 mL	100 mL
	Foregene Protease Plus I	200 μL	1 mL × 2
	6× DNA Loading Buffer	1.5 mL	6 mL
Part II	2× M-PCR Easy™ Mix	1 mL × 2	1.7 mL × 12
说明书		1 份	1 份

### 产品简介

本产品采用独特的裂解缓冲液体系可以快速的从小鼠鼠尾、鼠耳、肌肉等组织样本中释放出基因组 DNA，用于 PCR 反应，因此特别适合大规模基因检测。

裂解缓冲液释放基因组 DNA 过程在室温(20-25°C)条件下 10-30 min 内完成，不需加热处理，不需要其他去蛋白、RNA 等的过程，即可将释放出的微量 DNA 作为模板进行 PCR 反应。

2× M-PCR Easy™ Mix 具有很强的 PCR 反应抑制物耐受性，能以待测样本的裂解液为模板，进行高效特异性扩增。该试剂包含 Foregene D-Taq DNA Polymerase、dNTPs、MgCl<sub>2</sub>、反应缓冲液、PCR 优化剂和稳定剂。与裂解缓冲液配合使用能够快速简便地对样品进行检测，并具有灵敏度高、特异性强、稳定性好等特点。

D-Taq DNA polymerase 是 Foregene 为直接 PCR 反应专门研制出的 DNA polymerase。D-Taq DNA polymerase 对多种 PCR 反应抑制剂具有极强的耐受性、在各种复杂反应体系中均能高效扩增痕量的 DNA，扩增速度可达 2 Kb/min，特别适合进行直接 PCR 反应。

### 运输及储存条件

- ❖ 运输条件：全程低温冰盒运输，保证试剂盒处于<4°C 状态。
- ❖ 保存条件：本试剂盒 Part I 保存在 2-8°C；Part II 保存在-20°C。

### 产品特点

- ❖ 无需进行费时而昂贵的 DNA 纯化。
- ❖ 样品需求量小，只需取 2 mm 以上的鼠尾(或直径 2-5 mm 的鼠耳)即可。
- ❖ 操作简便，无需加热处理即可进行裂解，无需加热灭活蛋白酶，裂解产物可直接进行 PCR 反应。
- ❖ 处理后的鼠尾还可用 Foregene 鼠尾基因组 DNA 提取试剂盒(DE-05211)进行基因组 DNA 提取。
- ❖ 优化的 PCR 体系，使 PCR 具有更高的特异性、更强的 PCR 反应抑制物耐受性。

### 注意事项：(请务必在使用试剂盒前仔细阅读注意事项)

- ❖ 注意实验用具的清洁以及实验的操作手法，避免样本间的交叉污染。
- ❖ 请尽量使用新近采取的小鼠组织样本进行实验，若组织样本存储较长时间，避免样本反复冻融。
- ❖ 若 Buffer NP 有沉淀析出，可放置于 37°C 待沉淀消失，并摇匀溶液后使用。
- ❖ Foregene Protease Plus I 具有独特配方，请置于 4°C 存储，切勿置于-20°C。
- ❖ 2× M-PCR Easy™ Mix 应避免反复冻融，否则会影响 PCR 效率。
- ❖ 如果环境温度过高，2× M-PCR Easy™ Mix 可能会变浑浊，可置于冰上放置 1-2 min，待溶液澄清，上下颠倒混匀 3-5 次后再使用。
- ❖ 电泳检测时，切勿使用含有 SDS 的 Loading Buffer，否则在电泳时会在泳道中出现一大团拖尾亮带，影响实验结果判断。

## 操作指南

### A: 样本 DNA 释放

- 在离心管中加入 **50 μL Buffer NP**, **1 μL Foregene Protease Plus I**, 轻微涡旋混匀。  
注意: Buffer NP 与 Foregene Protease Plus I 混合后不宜长期保存, 配制后请尽快使用。
- 剪取长度  $\geq 2$  mm 的鼠尾(或直径 2-5mm 的鼠耳), 将断口朝下浸入步骤 1 的裂解液中, 置于**室温(25°C)**放置 **10-30 min**。  
注意: 25°C 条件下处理 10 min 即可成功进行 PCR 反应。若希望得到更好的检测结果, 可以将处理温度提升至 50°C, 裂解 10-30 min。
- 裂解产物可在 4°C 或 -20°C 放置备用或按照操作步骤 B 直接进行 PCR 反应。  
注意: (1) 含有组织的裂解产物可在室温放置 1 天、或 4°C 放置 2-3 天; 若需较长时间保存, 可吸取组织裂解液上清, 置于 -20°C 保存。(2) 处理后的鼠尾还可用于基因组 DNA 提取, 可按照 Foregene 鼠尾基因组 DNA 提取试剂盒进行操作。

### B: PCR 反应鉴定

- 在 PCR 管内加入相应的 2× M-PCR Easy™ Mix 以及特异引物待用。
- 取适量的 A 步骤处理好的裂解混合液添加到上述配制的 PCR 体系中(体系配制见表 1)。  
注意: 用于后续 PCR 检测时, 模板量占 PCR 体系的 **1-10%** 之间最佳, 不能超过 20%, 以免抑制 PCR 反应; 加入裂解产物后, 若不立即进行 PCR, 需置于 4°C 保存。保存时间不宜超过 5 h, 以避免 PCR 反应体系被抑制。
- 根据优化好的 PCR 条件(退火温度等)进行 PCR 反应(反应条件见表 2)。  
注意: 尽量使用优化后的条件进行 PCR 反应, 可以得到更好的结果。
- 琼脂糖凝胶电泳检测结果。  
注意: 建议使用随试剂盒配送的 6× DNA Loading Buffer, 切勿使用含有 SDS 的 Loading Buffer 进行电泳。

表 1: PCR 反应体系配制

PCR 体系添加内容	用 量		终 浓 度
2× M- Easy™ Mix	10 μL	25 μL	1×
Forward Primer(10 μM)	0.5 μL	1 μL	0.2-0.25 μM <sup>1*</sup>
Reverse Primer(10 μM)	0.5 μL	1 μL	0.2-0.25 μM <sup>1*</sup>
裂解混合液(DNA模板) <sup>2*</sup>	X μL	X μL	
ddH <sub>2</sub> O(灭菌蒸馏水)	(9-X) μL	(23-X) μL	
Total Volume	20 μL	50 μL	

1\*: 通常引物终浓度为 0.2-0.25 μM 可以得到较好结果。反应性能较差时, 可以在 0.1-0.5 μM 范围内调整引物浓度。

2\*: 裂解产物作为 PCR 模板, 加入量在 PCR 体系 1-10% 之间最佳, 实际操作可进行模板加入量条件摸索, 找到最佳模板用量。

注意: 此体系配制仅作参考, 实验室可根据需要调整 PCR 体系大小, 添加适当比例的裂解混合液即可。配制好 PCR 反应体系, 置于涡旋仪上涡旋混匀, 瞬时离心将反应液集于管底。

表 2: 反应条件举例

步 骤	温 度	时 间	循 环 数	内 容
1	94°C	3 min	1	预变性
2	94°C	10 sec	30-40	变性
3	55-65°C	20 sec		引物退火
4	72°C	X min (2kb/min) <sup>2*</sup>		延伸
5	72°C	5 min	1	终延伸

1\*: 2× M-PCR Easy™ Mix 对高 GC 含量的模板具有很好的扩增能力, 在进行 PCR 时, 我们建议所有引物的退火温度比 TM 值高 2°C。

2\*: 1 kb 以内的 DNA 片段, 建议延伸时间为 30 sec。

注意: 此表 PCR 条件仅供参考。PCR 反应条件视模板、引物等的结构条件不同而各异。在具体操作中需要根据模板类型、目的片段大小、扩增片段的碱基序列和引物的 GC 含量及长短等具体情况来设计最佳的反应条件, 包括退火温度, 延伸时间等。